

**ИП3177 НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СУДАНА I МЕТОДОМ ИФА**

**ИНСТРУКЦИЯ**



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА КОМПОНЕНТАХ НАБОРА.....	3
2. ПРИНЦИП ТЕСТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. СОСТАВ НАБОРА .....	6
5. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СОСТАВ .....	7
6. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ.....	7
7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ .....	8
8. ПОДГОТОВКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ .....	10
9. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА .....	11
10. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА.....	13
11. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.....	15
12. КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА .....	16
13. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НАБОРА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	17
14. ПРИМЕЧАНИЕ .....	19

## 1. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА КОМПОНЕНТАХ НАБОРА.



- дата изготовления.



- годен до.



- изготовитель.



- номер серии.



- каталожный номер.



- температурный диапазон хранения.

## 2. ПРИНЦИП ТЕСТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА

Набор основан на непрямом конкурентном методе ИФА. Он позволяет определить судан I в таких образцах, как томатный сок, томатный соус, соус чили, порошок чили, яйца, корм и др.

В ходе реакции судан I в образцах или стандартах конкурирует с суданом I на твёрдой фазе за центры связывания антител к судану I. Затем в каждую лунку планшета добавляется конъюгат с пероксидазой хрена, а также ТМБ для ферментативной реакции. Существует обратная зависимость между значениями оптической плотности образцов и концентрацией судана I. Концентрацию судана I в образцах можно рассчитать с помощью стандартной кривой.



- не для использования в клинической лабораторной диагностике.
- внимательно прочитайте инструкцию до использования набора.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Анализируемые образцы:** томатный сок, томатный соус, соус чили, порошок чили, яйца, корм и т.д.

**Чувствительность:** 0,3 мкг/кг.

**Специфичность:**

- судан I – 100%;
- пара ред - 123%;
- родамин - 8%.

**Стабильность:** стабильность набора определяется степенью потери активности. Для данного набора степень потери активности составляет менее 5% на момент истечения срока годности при соблюдении условий хранения. Для минимизации влияния на качество ана-

лиза операционные процедуры и условия в лаборатории, в частности, температура, влажность воздуха, температура инкубации должны строго контролироваться. Кроме того, рекомендуется, чтобы один анализ от начала и до конца проводил один и тот же специалист.

**Степень извлечения:**

- томатный соус (84-94%);
- порошок чили (80-110%);
- яйца (67-95%).

**Количество тестов:** 96.

#### 4. СОСТАВ НАБОРА

№ п/п	Наименование реагента	Количество	Объём
1.	96-луночный планшет с сорбированным суданом I.	1 шт.	-
2.	Высококонцентрированный стандарт (концентрация 1 000 мкг/кг).*	1 шт.	1 мл
3.	Флаконы для приготовления стандартных растворов с концентрацией судана I:*		
	- 0 мкг/кг;	1 шт.	-
	- 0,3 мкг/кг;	1 шт.	-
	- 0,9 мкг/кг;	1 шт.	-
	- 2,7 мкг/кг;	1 шт.	-
	- 8,1 мкг/кг;	1 шт.	-
	- 24,3 мкг/кг;	1 шт.	-
4.	Конъюгат с пероксидазой хрена.	1 шт.	11 мл
5.	Рабочий раствор антител.	1 шт.	5,5 мл
6.	Субстрат А.	1 шт.	6 мл
7.	Субстрат В.	1 шт.	6 мл
8.	Стоп-реагент.	1 шт.	6 мл
9.	Промывающий буфер, 20-кратный концентрат.	1 шт.	40 мл
10.	Восстанавливающий буфер, 2-кратный концентрат.	1 шт.	50 мл
11.	Плётка для заклейки планшета.	1 шт.	-
12.	Зип-пакет (запасной).	1 шт.	-
13.	Трафарет.	1 шт.	-
14.	Инструкция.	1 шт.	-

\* - концентрации считать условными в пересчете на сухое вещество.

## 5. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СОСТАВ

**Оборудование и материалы:** микропланшетный ридер, принтер, весы, азотный испаритель, гомогенизатор, шейкер, вортекс, центрифуга, холодильник, высокоточные дозаторы (одно- и многоканальные) с переменным объёмом дозирования, мерные цилиндры, пробирки, фильтровальная бумага.

**Реагенты:** метанол, деионизированная или дистиллированная вода.

## 6. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

6.1. Отобрать необходимое количество стрипов планшета с сорбированным суданом I, хранящихся при температуре минус 20 °С.



- все неиспользованные стрипы планшета как можно скорее поместить в запасной zip-пакет (с расположенным внутри влагопоглотителем) и хранить далее при температуре 2-8 °С.

6.2. Реагенты, входящие в состав набора, стрипы планшета и анализируемые образцы перед проведением исследования довести до комнатной температуры (25 °С).

6.3. Заранее включить микропланшетный ридер (чтобы прибор прогрелся) и настроить параметры считывания.



- все используемое оборудование и материалы должны быть чистыми;  
- деионизированная или дистиллированная вода не должна иметь признаки контаминации;  
- дозаторы должны быть снабжены сменными наконечниками во избежание перекрёстной контаминации в ходе эксперимента.



## 7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

### 7.1. Приготовление 10% раствора метанола.

Смешать метанол с деионизированной или дистиллированной водой в соотношении 1:9 соответственно. Тщательно перемешать.

### 7.2. Приготовление рабочего раствора восстанавливающего буфера.

Разбавить восстанавливающий буфер 2-кратный концентрат деионизированной или дистиллированной водой в соотношении 1:1. Полученный раствор может храниться при температуре 4°C в течение 1 месяца.

### 7.3. Приготовление рабочего раствора промывающего буфера.

В мерный цилиндр отлить необходимое количество промывающего буфера (20-кратного концентрата). В случае наличия в растворе кристаллов, осторожно перемешать его при комнатной температуре до тех пор, пока кристаллы полностью не растворятся. Для приготовления 800 мл рабочего раствора промывающего буфера необходимо разбавить 40 мл промывающего буфера (20-кратного концентрата) 760 мл деионизированной или дистиллированной воды.

### 7.4. Приготовление стандартных растворов.

В пустой флакон для раствора с концентрацией 0 мкг/кг добавить 3 мл 10% раствора метанола, во флаконы для растворов с концентрациями 0,3 мкг/кг, 0,9 мкг/кг, 2,7 мкг/кг и 8,1 мкг/кг добавить по 2 мл 10% раствора метанола, во флакон для раствора с концентрацией 24,3 мкг/кг добавить 2,93 мл 10% раствора метанола.



**Стандартный раствор №6:** во флакон для раствора с концентрацией 24,3 мкг/кг добавить 73 мкл высококонцентрированного стандарта. Тщательно перемешать.

Получается стандартный раствор с концентрацией 24,3 мкг/кг.

**Стандартный раствор №5:** взять 1 мл стандартного раствора №6 и добавить во флакон для раствора с концентрацией 8,1 мкг/кг. Тщательно перемешать.

Получается стандартный раствор с концентрацией 8,1 мкг/кг.

**Стандартный раствор №4:** взять 1 мл стандартного раствора №5 и добавить во флакон для раствора с концентрацией 2,7 мкг/кг. Тщательно перемешать.

Получается стандартный раствор с концентрацией 2,7 мкг/кг.

**Стандартный раствор №3:** взять 1 мл стандартного раствора №4 и добавить во флакон для раствора с концентрацией 0,9 мкг/кг. Тщательно перемешать.

Получается стандартный раствор с концентрацией 0,9 мкг/кг.

**Стандартный раствор №2:** взять 1 мл стандартного раствора №3 и добавить во флакон для раствора с концентрацией 0,3 мкг/кг. Тщательно перемешать.

Получается стандартный раствор с концентрацией 0,3 мкг/кг.

**Стандартный раствор №1:** непосредственно использовать 10% раствор метанола.

Получается стандартный раствор с концентрацией 0 мкг/кг.

## 8. ПОДГОТОВКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

### 8.1. Подготовка томатного сока, томатного соуса и соуса чили.

8.1.1 Измельчить анализируемый образец до однородной массы (гомогената).

8.1.2. Взвесить  $2 \pm 0,05$  г образца и поместить его в центрифужную пробирку и добавить 10 мл метанола.

8.1.3. Перемешать на вортексе в течение 5 минут.

8.1.4. Центрифугировать при 4000 об/мин в течение 10 минут при комнатной температуре.

8.1.5. Отобрать 100 мкл надосадочной жидкости в чистую центрифужную пробирку и добавить 700 мкл деионизированной или дистиллированной воды.

8.1.6. Перемешать на вортексе в течение 1 минуты.

8.1.7. Взять 50 мкл для проведения анализа.

**Примечание: фактор разведения образца - 40.**

### 8.2. Подготовка порошка чили и корма.

8.2.1 Измельчить анализируемый образец до однородной массы (гомогената).

8.2.2. Взвесить  $1 \pm 0,05$  г образца и поместить его в центрифужную пробирку и добавить 10 мл метанола.

8.2.3. Перемешать на вортексе в течение 5 минут.

8.2.4. Центрифугировать при 4000 об/мин в течение 10 минут при комнатной температуре.

8.2.5. Отобрать 20 мкл надосадочной жидкости в чистую центрифужную пробирку и добавить 780 мкл 10% раствора метанола (п. 7.1.)

8.2.6. Перемешать на вортексе в течение 1 минуты.

8.2.7. Взять 50 мкл для проведения анализа.

**Примечание: фактор разведения образца - 400.**

### **8.3. Подготовка яиц.**

8.3.1 Измельчить анализируемый образец до однородной массы (гомогената). Из варёных яиц необходимо взять только желток, сырые яйца используются полностью.

8.3.2. Взвесить  $1 \pm 0,05$  г образца и поместить его в центрифужную пробирку и добавить 9 мл метанола.

8.3.3. Перемешать на вортексе в течение 5 минут.

8.3.4. Центрифугировать при 4000 об/мин в течение 10 минут при температуре 15 °С.

8.3.5. Отобрать 100 мкл надосадочной жидкости в чистую центрифужную пробирку и добавить 900 мкл деионизированной или дистиллированной воды.

8.3.6. Перемешать на вортексе в течение 1 минуты.

8.3.7. Взять 50 мкл для проведения анализа.

**Примечание: фактор разведения образца - 100.**

## **9. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА**

### **9.1. Нумерация.**

Пронумеровать анализируемые образцы по порядку. Составить схему расположения стандартов и анализируемых образцов на трафарете, входящем в состав набора.

**Стандарты и образцы рекомендуется тестировать в дублях для повышения достоверности.**

### **9.2. Добавление реагентов.**

В лунки планшета внести по 50 мкл стандартов и образцов (в со-

ответствии со схемой), добавить по 50 мкл рабочего раствора анти-тел в каждую лунку. Заклеить планшет плёнкой. Аккуратно шейкировать планшет в течение 5 секунд, затем инкубировать его в течение 30 минут при 25 °С **в темноте**.

9.3. Осторожно снять плёнку. Удалить жидкость из лунок планшета путём стряхивания.

#### 9.4. Промывка.

**Немедленно** добавить во все лунки планшета по 350 мкл рабочего раствора промывающего буфера (п. 7.3.) и оставить на 30 секунд, после чего удалить жидкость путём стряхивания.

#### **Процедуру промывки провести всего 5 раз.**

9.5. После окончания последней промывки остатки влаги из лунок тщательно удалить, постукивая перевёрнутым планшетом по фильтровальной бумаге. Если в лунках остались пузырьки, удалить их, используя сменные наконечники.

#### 9.6. Добавление конъюгата.

Добавить 100 мкл конъюгата с пероксидазой хрена в каждую лунку. Заклеить планшет плёнкой. Инкубировать планшет в течение 30 минут при 25 °С **в темноте**.

#### 9.7. Промывка.

Повторить п. 9.3.-9.5.

#### 9.8. Ферментативная реакция.

Добавить по 50 мкл субстрата А, а затем по 50 мкл субстрата В в каждую лунку. Аккуратно шейкировать планшет в течение 5 секунд, затем инкубировать его в течение 15 минут при 25 °С **в темноте**.

**Примечание: если голубой цвет лунок слишком бледный, можно продлить время инкубации.**

### 9.9. Остановка реакции.

Добавить по 50 мкл стоп-реагента в каждую лунку. Осторожно и тщательно шейкировать планшет.

### 9.10. Измерение оптической плотности (ОП).

Измерить значение ОП для каждой лунки при 450 нм с помощью микропланшетного ридера (по возможности, рекомендуется проводить измерение ОП относительно длины волны сравнения - 630 нм). Время от внесения стоп-реагента до измерения ОП не должно превышать 10 минут.



- после проведения анализа, оставшиеся реагенты необходимо хранить при температуре 2-8 °С **плотно** закрытыми, во избежание испарения или микробной контаминации.

## 10. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

10.1. Рассчитать средние значения оптической плотности стандартов и исследуемых образцов, полученные по 2 параллельным лункам в результате двух параллельных измерений.

10.2. Оптическую плотность каждой лунки сравнить с нулевым стандартом (значение которого принимается за 100%), определив процент поглощения по формуле:

$$A = B_i / B_0 * 100, \text{ где}$$


*A* - значение относительной оптической плотности, выраженное в процентах, от оптической плотности нулевого стандарта, % поглощения;

*B<sub>i</sub>* - среднее значение оптической плотности каждого из стандартных растворов судана I или исследуемого образца;

*B<sub>0</sub>* - среднее значение оптической плотности нулевого стандарта.

### 10.3. Построение калибровочной кривой.

По величинам значений относительной оптической плотности, вычисленным для стандартных растворов (п. 10.2.), и соответствующим им значениям концентрации судана I в мкг/кг (0; 0,3; 0,9; 2,7; 8,1; 24,3) построить калибровочную кривую в полулогарифмической системе координат (например, рис. 1).

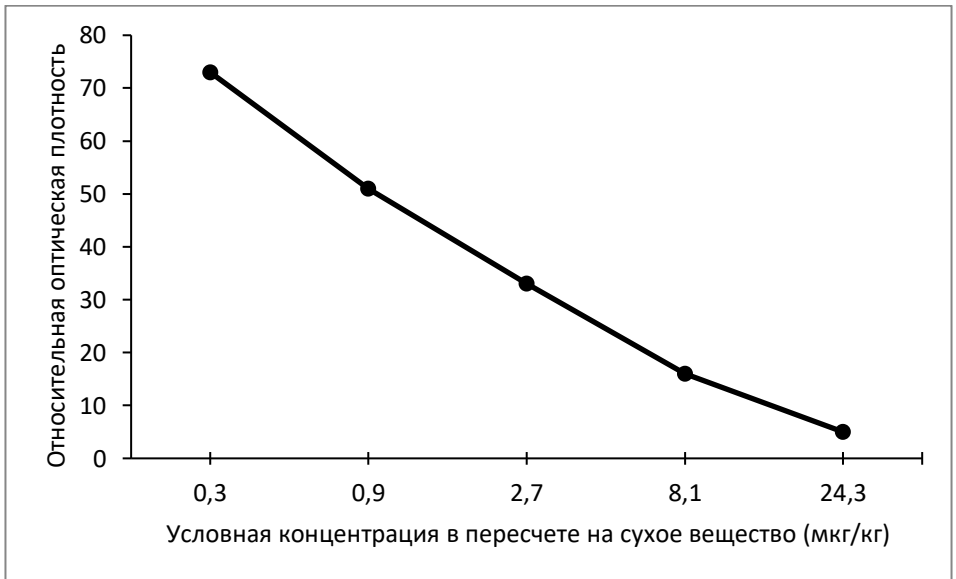

**Рис. 1. Пример калибровочной кривой.**

### 10.4. Нахождение концентрации судана I в анализируемых образцах.

Концентрацию судана I ( $x$ ) в мкг/кг считать по калибровочной кривой, после чего обязательно умножить её на фактор разведения (указан для каждого типа образцов при его подготовке).

## **11. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ**

11.1. Невскрытые компоненты набора (за исключением планшета) хранить при температуре 2-8 °С в течение 1 года с даты изготовления. Избегать замораживания!

11.2. Планшет хранить отдельно от остальных компонентов при температуре минус 20 °С в течение 1 года с даты изготовления.

11.3. Открытый набор (включая неиспользованные стрипы планшета) хранить при температуре 2-8 °С, защищая от света и влажности. Срок хранения открытого набора - 3 месяца.

11.4. Дата изготовления и срок годности набора указаны на упаковке.

## 12. КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА



**Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией!**



### 13. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НАБОРА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Проблема	Возможная причина	Корректирующее действие
<b>Неправильная стандартная кривая.</b>	Неправильное построение стандартной кривой.	Обеспечьте точность при выполнении операций во время разведения.
	Плохое качество выполнения процедуры промывки. Недостаточно тщательное удаление остатка влаги после процедуры промывки.	Выполняйте процессы промывки и аспирации лунок в точном соответствии с инструкцией.
	Погрешности в дозировании.	Используйте в работе дозаторы, прошедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
<b>Низкая точность.</b>	Недостаточная промывка лунок планшета.	Выполняйте промывку в точном соответствии с инструкцией.
	Недостаточное смешивание и аспирация реагентов.	Обеспечьте адекватное смешивание и аспирацию реагентов.
	Повторное использование наконечников для дозаторов, ёмкостей для реагентов и плёнок для заклейки планшетов.	Используйте наконечники, ёмкости для реагентов и плёнки для заклейки планшетов однократно.

	Погрешности в дозировании.	Используйте в работе дозаторы, прошедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
<b>Низкие значения оптических плотностей.</b>	Нарушения в дозировке при внесении реагентов.	Используйте в работе дозаторы, прошедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
	Несоблюдение времени инкубации.	Тщательно следите за временем инкубации планшета.
	Несоблюдение температуры инкубации.	Тщательно следите за температурой инкубации планшета.
	Проблемы с конъюгатом и/или субстратами А и В.	Смешайте конъюгат и субстраты, должно немедленно произойти изменение цвета.
	Не был добавлен стоп-реагент.	Не нарушайте процедуру проведения анализа.
	Было превышено время от внесения стоп-реагента до измерения ОП.	Не нарушайте процедуру проведения анализа.
<b>Неправильные значения.</b>	Неправильное хранение образцов.	Соблюдайте сроки и температуру хранения образцов, используйте свежие образцы.
	Неправильный сбор и подготовка образцов к анализу.	Четко следуйте указаниям инструкции по применению.
	Низкая концентрация судана I в образцах.	Используйте новые образцы и повторите анализ.

## 14. ПРИМЕЧАНИЕ



### ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО:

- если не довести реагенты перед анализом до комнатной температуры - значения оптической плотности будут понижены. Аналогичный результат будет при температуре в помещении ниже 25 °С;
- нельзя допускать высыхания лунок во время процедуры промывки, так как это неизбежно приведет к получению плохой стандартной кривой и плохой воспроизводимости. После промывки незамедлительно переходите к следующему шагу;
- необходимо тщательно промывать планшет. Качество выполнения процедуры промывки может сильно повлиять на качество работы набора;
- нужно заклеивать планшет специальной пленкой. Избегать нахождения реагентов на ярком свете;
- недопустимо использовать реагенты с истекшим сроком годности, реагенты из разных серий и реагенты других производителей;
- субстрат А и субстрат В должны быть забракованы, если они приобрели голубую окраску;
- если значение ОП стандарта с концентрацией судана 1 0 мкг/кг меньше 0,5 ед. опт. плотн., это указывает на ухудшение качества реагента;
- стоп-реагент является едким! Избегайте его попадания на кожу и в глаза;
- поскольку значения ОП стандартов могут варьироваться в зависимости от условий проведения анализа (например, лаборант, техника пипетирования и промывки, температура), рекомендуется строить стандартную кривую для каждого анализа;
- даже один и тот же лаборант может получить разные результаты в двух отдельных экспериментах. Чтобы получить воспроизводимые результаты, необходимо контролировать работу на каждом этапе анализа;
- если используемый Вами тип образцов не указан в инструкции, необходим предварительный эксперимент для определения обоснованности и возможности применения набора.

