

**ИП3621 НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КЛЕНБУТЕРОЛА МЕТОДОМ ИФА**

ИНСТРУКЦИЯ



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА КОМПОНЕНТАХ НАБОРА.....	3
2. ПРИНЦИП ТЕСТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. СОСТАВ НАБОРА.....	5
5. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СОСТАВ.....	6
6. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ	6
7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ	7
8. ПОДГОТОВКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ	8
9. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА.....	11
10. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА	13
11. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.....	14
12. КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА.....	16
13. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НАБОРА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	17
14. ПРИМЕЧАНИЕ	20

1. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА КОМПОНЕНТАХ НАБОРА.



- дата изготовления.



- годен до.



- изготовитель.



- номер серии.



- каталожный номер.



- температурный диапазон хранения.

2. ПРИНЦИП ТЕСТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА

Набор основан на конкурентном методе ИФА. Он позволяет определить кленбутерол в таких образцах, как моча, ткани, корм и др.

В ходе реакции кленбутерол в образцах или стандартах конкурирует с кленбутеролом на твёрдой фазе за центры связывания антител к кленбутеролу. Затем в каждую лунку планшета добавляется конъюгат с пероксидазой хрена, а также ТМБ для ферментативной реакции. Существует обратная зависимость между значениями оптической плотности образцов и концентрацией кленбутерола. Концентрацию кленбутерола в образцах можно рассчитать с помощью стандартной кривой.



- не для использования в клинической лабораторной диагностике.
- внимательно прочитайте инструкцию до использования набора.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анализируемые образцы: моча, ткани, корм и т.д.

Чувствительность: 0,05 мкг/кг.

Специфичность: данный набор отличается высокой специфичностью обнаружения кленбутерола. Перекрёстной реактивности или интерференции между кленбутеролом и другими β 2-адреномиметиками не наблюдалось.

Стабильность: стабильность набора определяется степенью потери активности. Для данного набора степень потери активно-

сти составляет менее 5% на момент истечения срока годности при соблюдении условий хранения. Для минимизации влияния на качество анализа операционные процедуры и условия в лаборатории, в частности, температура, влажность воздуха, температура инкубации должны строго контролироваться. Кроме того, рекомендуется, чтобы один анализ от начала и до конца проводил один и тот же специалист.

Степень извлечения:

- моча (86-103%);
- ткани (73-96%);
- корм (71-98%).

Количество тестов: 96.

4. СОСТАВ НАБОРА

№ п/п	Наименование реагента	Количество	Объём
1.	96-луночный планшет с сорбированным кленбутеролом.	1 шт.	-
2.	Высококонцентрированный стандарт (концентрация 100 мкг/кг).*	1 шт.	1 мл
3.	Стандартные растворы с концентрацией кленбутерола:*		
	- 0 мкг/кг;	1 шт.	1 мл
	- 0,05 мкг/кг;	1 шт.	1 мл
	- 0,15 мкг/кг;	1 шт.	1 мл
	- 0,45 мкг/кг;	1 шт.	1 мл
	- 1,35 мкг/кг;	1 шт.	1 мл
	- 4,05 мкг/кг.	1 шт.	1 мл
4.	Конъюгат с пероксидазой хрена.	1 шт.	5,5 мл
5.	Рабочий раствор антител.	1 шт.	5,5 мл

* - концентрации считать условными в пересчете на сухое вещество.

№ п/п	Наименование реагента	Количество	Объём
6.	Субстрат А.	1 шт.	6 мл
7.	Субстрат В.	1 шт.	6 мл
8.	Стоп-реагент.	1 шт.	6 мл
9.	Промывающий буфер, 20-кратный концентрат.	1 шт.	40 мл
10.	Восстанавливающий буфер, 10-кратный концентрат.	1 шт.	50 мл
11.	Плётка для заклейки планшета.	4 шт.	-
12.	Зип-пакет (запасной).	1 шт.	-
13.	Трафарет.	1 шт.	-
14.	Инструкция.	1 шт.	-

5. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЕГО СОСТАВ

Оборудование и материалы: микропланшетный ридер, принтер, гомогенизатор, азотный испаритель, водяная баня, шейкер, вортекс, центрифуга, высокоточные дозаторы (одно- и многоканальные) с переменным объёмом дозирования, весы, холодильник, мерные цилиндры, пробирки, фильтровальная бумага.

Реагенты: гидроксид натрия, этилацетат, концентрированная соляная кислота, ацетонитрил, концентрированный метиловый спирт, Н-гексан, безводный сульфат натрия, деионизированная или дистиллированная вода.

6. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

6.1. Отобрать необходимое количество стрипов планшета с сорбированным кленбутеролом, хранящихся при температуре минус 20 °С.



- все неиспользованные стрипы планшета как можно скорее поместить в запасной зип-пакет (с расположенным внутри влагопоглотителем) и хранить далее при температуре 2-8 °С.

6.2. Реагенты, входящие в состав набора, стрипы планшета и анализируемые образцы перед проведением исследования довести до комнатной температуры (25 °С).

6.3. Заранее включить микропланшетный ридер (чтобы прибор прогрелся) и настроить параметры считывания.



- все используемое оборудование и материалы должны быть чистыми;
- деионизированная или дистиллированная вода не должна иметь признаки контаминации;
- дозаторы должны быть снабжены сменными накопниками во избежание перекрёстной контаминации в ходе эксперимента.



7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ

7.1. Приготовление 0,1 М раствора соляной кислоты.

Растворить 0,86 мл концентрированной соляной кислоты в 100 мл деионизированной или дистиллированной воды.

7.2. Приготовление 0,1 М раствора гидроксида натрия.

Растворить 0,4 г гидроксида натрия в 100 мл деионизированной или дистиллированной воды. Тщательно перемешать.

7.3. Приготовление смеси ацетонитрила с 0,1 М раствором соляной кислоты.

Смешать ацетонитрил с 0,1 М раствором соляной кислоты (п. 7.1.) в соотношении 84:16 соответственно.

7.4. Приготовление рабочего раствора восстанавливающего буфера.

Для приготовления 500 мл рабочего раствора восстанавливающего буфера необходимо разбавить 50 мл восстанавливающего буфера (10-кратного концентрата) 450 мл деионизированной или дистиллированной воды. Полученный раствор может храниться при температуре 4 °С в течение 1 месяца.

7.5. Приготовление рабочего раствора промывающего буфера.

В мерный цилиндр отлить необходимое количество промывающего буфера (20-кратного концентрата). В случае наличия в растворе кристаллов, осторожно перемешать его при комнатной температуре до тех пор, пока кристаллы полностью не растворятся. Для приготовления 800 мл рабочего раствора промывающего буфера необходимо разбавить 40 мл промывающего буфера (20-кратного концентрата) 760 мл деионизированной или дистиллированной воды.

8. ПОДГОТОВКА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

8.1. Подготовка образцов мочи.



- если образец мочи мутный, то его необходимо предварительно профильтровать либо центрифугировать при 4000 об/мин в течение 5 минут пока он не станет прозрачным.

8.1.1. Для проведения анализа требуется 50 мкл прозрачного образца (оставшееся количество можно сохранить, заморозив его

при температуре $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Примечание: фактор разведения образца - 1.

8.2. Подготовка тканей (метод 1).

8.2.1. Измельчить образец до однородной массы (гомогената).

8.2.2. Взвесить $2\pm 0,05$ г гомогената и поместить его в центрифужную пробирку.

8.2.3. Добавить в пробирку 6 мл рабочего раствора восстанавливающего буфера (п. 7.4.).

8.2.4. Тщательно перемешать в течение 2 минут.



- если изначальный образец ткани содержал большое количество жидкости, то, после перемешивания (п. 8.2.4.), его необходимо инкубировать на водяной бане 10 минут при $85\text{ }^{\circ}\text{C}$, после чего перемешать на вортексе и далее следовать пункту 8.2.5.

- если количество жидкости было умеренным, то, после перемешивания (п. 8.2.4.), следует сразу переходить к пункту 8.2.5.

8.2.5. Центрифугировать при числе об/мин больше 4000 в течение 10 минут при комнатной температуре.

8.2.6. Взять 50 мкл надосадочной жидкости для проведения анализа.

Примечание: фактор разведения образца - 4.

8.3. Подготовка тканей (метод 2).

8.3.1. Измельчить образец до однородной массы (гомогената).

8.3.2. Взвесить $2\pm 0,05$ г гомогената и поместить его в центрифужную пробирку.

8.3.3. Добавить в пробирку 6 мл смеси ацетонитрила с 0,1 М раствором соляной кислоты (п. 7.3.).

- 8.3.4. Тщательно перемешать в течение 2 минут.
- 8.3.5. Центрифугировать при числе об/мин больше 4000 в течение 10 минут при комнатной температуре.
- 8.3.6. Отобрать 3 мл надосадочной жидкости.
- 8.3.7. Добавить к ней 2 мл 0,1 М раствора гидроксида натрия (п. 7.2.) и 6 мл этилацетата.
- 8.3.8. Тщательно перемешать в течение 2 минут.
- 8.3.9. Центрифугировать при числе об/мин больше 4000 в течение 10 минут при комнатной температуре.
- 8.3.10. Собрать всю надосадочную жидкость и высушить при помощи азотного испарителя при температуре 50-60 °С.
- 8.3.11. Добавить к сухому остатку 1 мл рабочего раствора восстанавливающего буфера (п. 7.4.).
- 8.3.12. Перемешать на вортексе 30 секунд.
- 8.3.13. Взять 50 мкл полученного раствора для проведения анализа.

Примечание: фактор разведения образца - 1.

8.4. Подготовка корма.

- 8.4.1. Измельчить образец корма до однородной массы (гомогената).
- 8.4.2. Взвесить $1 \pm 0,05$ г гомогената и поместить его в центрифужную пробирку.
- 8.4.3. Добавить в пробирку 10 мл концентрированного метилового спирта и 5 г безводного сульфата натрия.
- 8.4.4. Перемешать на вортексе 2 минуты.

8.4.5. Центрифугировать при числе об/мин больше 4000 в течение 10 минут при комнатной температуре.

8.4.6. Отобрать 1 мл надосадочной жидкости и высушить при помощи азотного испарителя при температуре 50-60 °С.

8.4.7. Добавить к сухому остатку сначала 1 мл рабочего раствора восстанавливающего буфера (п. 7.4.), а затем - 1 мл Н-гексана.

8.4.8. Тщательно перемешать в течение 30 секунд.

8.4.9. Центрифугировать при числе об/мин больше 4000 в течение 5 минут при комнатной температуре.

8.4.10. Взять 50 мкл из нижнего слоя надосадочной жидкости для проведения анализа.

Примечание: фактор разведения образца - 10.

9. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

9.1. Нумерация.

Пронумеровать анализируемые образцы по порядку. Составить схему расположения стандартов и анализируемых образцов на трафарете, входящем в состав набора. **Стандарты и образцы рекомендуется тестировать в дублях для повышения достоверности.**

9.2. Добавление реагентов.

В лунки планшета внести по 50 мкл стандартов и образцов (в соответствии со схемой), добавить по 50 мкл конъюгата во все лунки, а затем - по 50 мкл рабочего раствора антител в каждую лунку. Заклеить планшет плёнкой. Аккуратно шейкировать планшет в течение 5 секунд, затем инкубировать его в течение 30 минут при 25 °С **в темноте.**

9.3. Осторожно снять плёнку. Удалить жидкость из лунок планшета путём стряхивания.

9.4. Промывка.

Немедленно добавить во все лунки планшета по 250 мкл рабочего раствора промывающего буфера (п. 7.5.) и оставить на 30 секунд, после чего удалить жидкость путём стряхивания. **Процедуру промывки провести всего 5 раз.**

9.5. После окончания последней промывки остатки влаги из лунок тщательно удалить, постукивая перевернутым планшетом по фильтровальной бумаге. Если в лунках остались пузырьки, удалить их, используя сменные наконечники.

9.6. Ферментативная реакция.

Добавить по 50 мкл субстрата А, а затем по 50 мкл субстрата В в каждую лунку. Аккуратно шейкировать планшет в течение 5 секунд, затем инкубировать его в течение 15 минут при 25 °С **в темноте.**

Примечание: если голубой цвет лунок слишком бледный, можно продлить время инкубации.

9.7. Остановка реакции.

Добавить по 50 мкл стоп-реагента в каждую лунку. Осторожно и тщательно шейкировать планшет.

9.8. Измерение оптической плотности (ОП).

Измерить значение ОП для каждой лунки при 450 нм с помощью микропланшетного ридера (по возможности, рекомендуется проводить измерение ОП относительно длины волны сравнения - 630 нм). Время от внесения стоп-реагента до измерения ОП не

должно превышать 10 минут.



- после проведения анализа оставшиеся реагенты необходимо хранить при температуре 2-8 °С **плотно** закрытыми, во избежание испарения или микробной контаминации.

10. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

10.1. Рассчитать средние значения оптической плотности стандартных и исследуемых образцов, полученные по 2 параллельным лункам в результате двух параллельных измерений.

10.2. Оптическую плотность каждой лунки сравнить с нулевым стандартом (значение которого принимается за 100%), определив процент поглощения по формуле:

$$A = B_i / B_0 * 100, \text{ где}$$

A - значение относительной оптической плотности, выраженное в процентах, от оптической плотности нулевого стандарта, % поглощения;

B_i - среднее значение оптической плотности каждого из стандартных растворов кленбутерола или исследуемого образца;

B₀ - среднее значение оптической плотности нулевого стандарта.

10.3. Построение калибровочной кривой.

По величинам значений относительной оптической плотности, вычисленным для стандартных растворов (п. 10.2.), и соответствующим им значениям концентрации кленбутерола в мкг/кг (0; 0,05; 0,15; 0,45; 1,35; 4,05) построить калибровочную кривую в полулогарифмической системе координат (например, рис. 1).

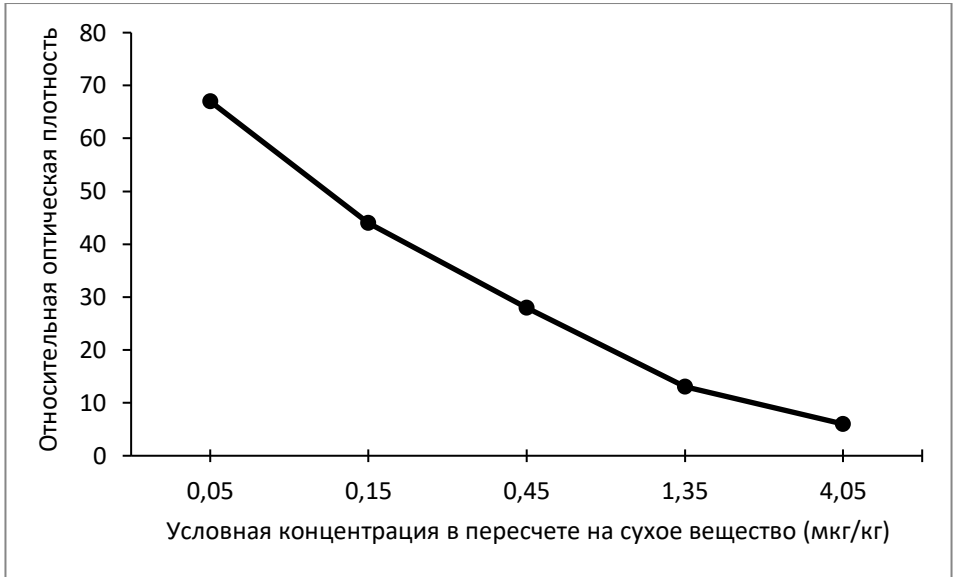


Рис. 1. Пример калибровочной кривой.

10.4. Нахождение концентрации кленбутерола в анализируемых образцах.

Концентрацию кленбутерола (x) в мкг/кг считать по калибровочной кривой, после чего обязательно умножить её на фактор разведения (указан для каждого из образцов при его подготовке).

11. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ


11.1. Невскрытые компоненты набора (за исключением планшетта) хранить при температуре 2-8 °С в течение 1 года с даты изготовления. Избегать замораживания!

11.2. Планшет хранить отдельно от остальных компонентов при температуре минус 20 °С в течение 1 года с даты изготовления.

11.3. Открытый набор (включая неиспользованные стрипы планшета) хранить при температуре 2-8 °С, защищая от света и влажности. Срок хранения открытого набора - 3 месяца.

11.4. Дата изготовления и срок годности набора указаны на упаковке.

12. КРАТКАЯ СХЕМА АНАЛИЗА

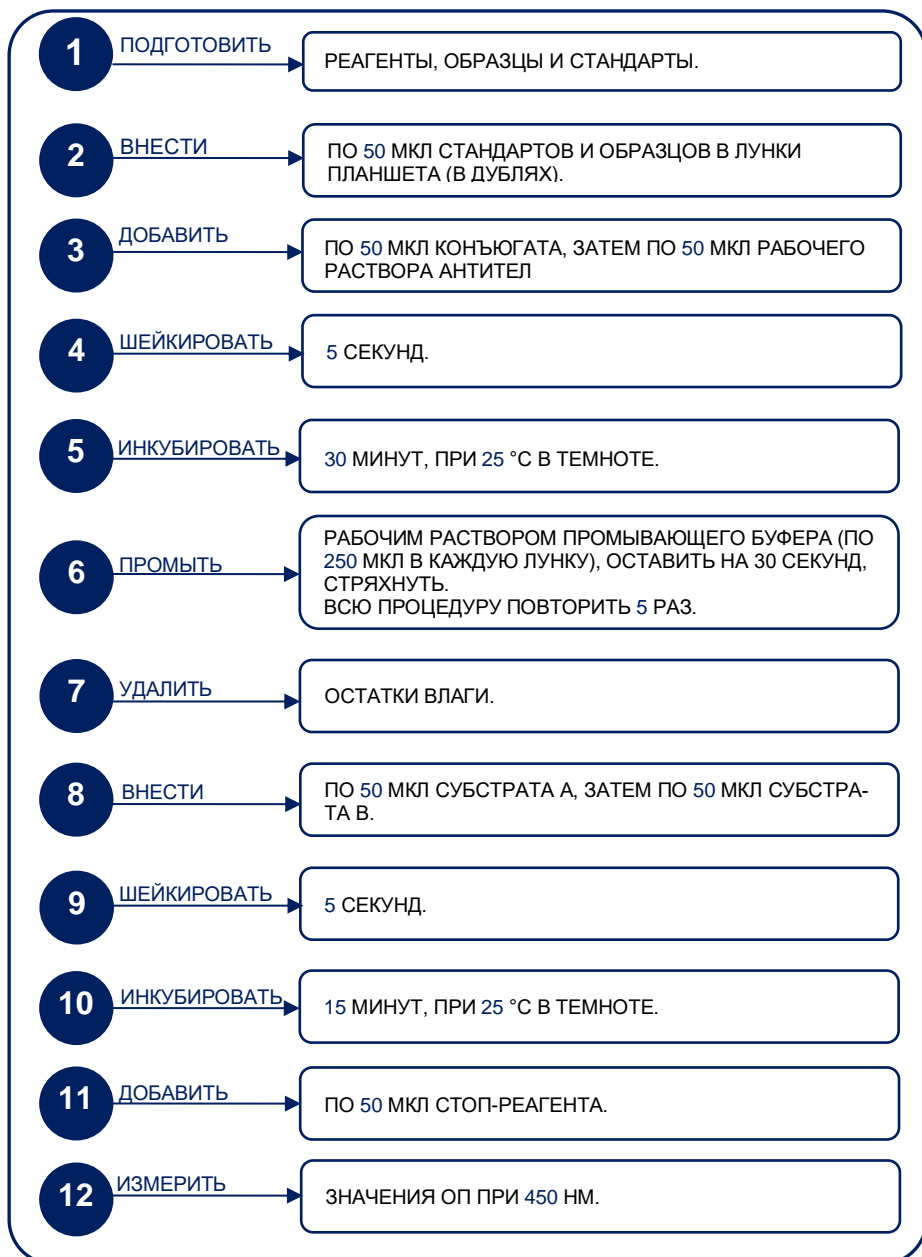

Использовать только после тщательного ознакомления с инструкцией!

13. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ НАБОРА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Проблема	Возможная причина	Корректирующее действие
Неправильная стандартная кривая.	Неправильное построение стандартной кривой.	Обеспечьте точность при выполнении операций во время разведения.
	Плохое качество процедуры промывки. Недостаточно тщательное удаление остатка влаги после процедуры промывки.	Выполняйте процессы промывки и аспирации лунок в точном соответствии с инструкцией.
	Погрешности в дозировании.	Используйте в работе дозаторы, прошедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
Низкая точность.	Недостаточная промывка лунок планшета.	Выполняйте промывку в точном соответствии с инструкцией.
	Недостаточное смешивание и аспирация реагентов.	Обеспечьте адекватные смешивание и аспирацию реагентов.
	Повторное использование наконечников для дозаторов, ёмкостей для реагентов и плёнок для заклейки планшетов.	Используйте наконечники, ёмкости для реагентов и плёнки для заклейки планшетов однократно.
	Погрешности в дозировании.	Используйте в работе дозаторы, про-

		шедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
Низкие значения оптических плотностей.	Нарушения в дозировке при внесении реагентов.	Используйте в работе дозаторы, прошедшие периодическую поверку. Проведите калибровку дозаторов.
	Несоблюдение времени инкубации.	Тщательно следите за временем инкубации планшета.
	Несоблюдение температуры инкубации.	Тщательно следите за температурой инкубации планшета.
	Проблемы с конъюгатом и/или субстратами А и В.	Смешайте конъюгат и субстраты, должно немедленно произойти изменение цвета.
	Не был добавлен стоп-реагент.	Не нарушайте процедуру проведения анализа.
	Было превышено время от внесения стоп-реагента до измерения ОП.	Не нарушайте процедуру проведения анализа.
Неправильные значения.	Неправильное хранение образцов	Соблюдайте сроки и температуру хранения образцов, используйте свежие образцы.

	Неправильный сбор и подготовка образцов к анализу.	Четко следуйте указаниям инструкции по применению.
	Низкая концентрация кленбутерола в образцах.	Используйте новые образцы и повторите анализ.

14. ПРИМЕЧАНИЕ



ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ СЛЕДУЕТ

УЧИТЫВАТЬ, ЧТО:

- если не довести реагенты перед анализом до комнатной температуры - значения оптической плотности будут понижены. Аналогичный результат будет при температуре в помещении ниже 25 °С;
- нельзя допускать высыхания лунок во время процедуры промывки, так как это неизбежно приведет к получению плохой стандартной кривой и плохой воспроизводимости. После промывки незамедлительно переходите к следующему шагу;
- необходимо тщательно промывать планшет. Качество выполнения процедуры промывки может сильно повлиять на качество работы набора;
- нужно заклеивать планшет специальной пленкой. Избегать нахождения реагентов на ярком свете;
- недопустимо использовать реагенты с истекшим сроком годности, реагенты из разных серий и реагенты других производителей;
- субстрат А и субстрат В должны быть забракованы, если они приобрели голубую окраску;
- если значение ОП стандарта с концентрацией кленбутерола 0 мкг/кг меньше 0,5 ед. опт. плотн., это указывает на ухудшение качества реагента;
- стоп-реагент является едким! Избегайте его попадания на кожу и в глаза;
- поскольку значения ОП стандартов могут варьироваться в зависимости от условий проведения анализа (например, лаборант, техника пипетирования и промывки, температура), рекомендуется строить стандартную кривую для каждого анализа;
- даже один и тот же лаборант может получить разные результаты в двух отдельных экспериментах. Чтобы получить воспроизводимые результаты, необходимо контролировать работу на каждом этапе анализа;
- если используемый Вами тип образцов не указан в инструкции, необходим предварительный эксперимент для определения возможности применения набора.